

苏木素染色液 (mayer)

货号: WH2013

规格: 50ml

保存: 室温保存, 一年有效。避光保存。

产品简介:

Mayer苏木素染色液属于明矾苏木素液的一种, 苏木精含量小, 无氧化膜形成, 对细胞核染色很清晰, 不着染胞质和纤维成分, 属进行性染色, 故染色后不需盐酸乙醇分化。

使用说明:

实验标本经DAB显色后, 用蒸馏水洗3次, 每次5分钟。将苏木素液滴加在实验标本上, 完全覆盖标本30-60秒后, 用蒸馏水将其从标本上冲洗干净, 流水冲洗15分钟, 脱水, 封片, 观察。

备注: 不同的组织染色时间不同, 试验结果根据实际情况适当调整各步骤时间。

相关文献:

1: Analysis of the expression of the Notch3 receptor protein in adult lung cancer

ONCOLOGY LETTERS 5: 499-504, 2013 DOI: 10.3892/ol.2012.1033

2: shRNA mediated knockdown of Nav1.7 in rat dorsal root ganglion attenuates pain following burn injury

Cai et al. BMC Anesthesiology (2016) 16:59 DOI 10.1186/s12871-016-0215-0

3: Effect of adenosine and adenosine receptor antagonist on Müller cell potassium channel in Rat chronic ocular hypertension models

Scientific Reports | 5:11294 | DOI: 10.1038/srep11294

4: MicroRNA-93 regulates cyclin G2 expression and plays an oncogenic role in laryngeal squamous cell carcinoma

INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 46: 161-174, 2015

注: 更多使用本产品的文献请参考威奥生物官网。