

WB改良型促凝剂

货号: WB600A
规格: 500 ml
保存: 4°C
保质期: 一年

产品简介:

我们生产的 Western blot 改良型促凝剂，是专门为PAGE-快速凝胶试剂盒量身定制，取代传统的过硫酸铵（AP），和传统过硫酸铵（AP）相比稳定性更好，4°C保存，使用更方便。

产品特点:

1. 使用方便——即用型液体，无需配置。
2. 冷藏保存——4°C保存，随取随用，方便快捷，不需要和试剂盒分开保存，避免出现制胶时找不到促凝剂的尴尬。
3. 效果稳定——4°C稳定保存一年。

操作步骤

凝胶速度与温度有显著的正相关性。相同条件下，温度越高，凝胶速度越快，室温过高时建议适当减小改良型促凝剂的用量；相反，如果室温较低，可适当延长凝胶时间。

注意事项:

- 1、-20°C保存，有效期则更长。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关文献:

- 1: Low expression of dendritic cell-specific intercellular adhesion molecule-3-grabbing nonintegrin in non-Hodgkin lymphoma and a significant correlation with b2-microglobulin
Med Oncol (2014) 31:202 DOI 10.1007/s12032-014-0202-6.
- 2: APRIL promotes non-small cell lung cancer growth and metastasis by targeting ERK1/2 signaling
Oncotarget, 2017, Vol. 8, (No. 65), pp: 109289- 109300
- 3: knockdown of sALL4 inhibits the proliferation, migration, and invasion of human lung cancer cells in vivo and in vitro
Ann Transl Med 2020;8(24):1678 | [http://dx.doi.org/ 10.21037/atm-20-7939](http://dx.doi.org/10.21037/atm-20-7939)
- 4 : NF- κ B stabilizes cyclin E1 mRNA through phosphorylation of NF- κ B p38 by cDK2
Ding et al. Cell Death Discovery (2020) 6:3 [https://doi.org/ 10.1038/s41420-020-0236-9](https://doi.org/10.1038/s41420-020-0236-9).

注: 更多使用本产品的文献请参考威奥生物官网。